


RIDA スクリーン アレルゲン シリーズ

アレルギー原材料の ELISA 法定量検査キット

欧州最大の食品検査キットメーカーR-Biopharm 社によるアレルギー原材料用 ELISA 法キットのシリーズで簡単な前処理の後、約2～3時間で定量します。

グリアジンはグルテン検査用で、通常の RIDA スクリーン (ELISA キット) のほか、インキュベーション時間を非常に短くした RIDA スクリーン FAST、イムノクロマトストリップを用いた 5 分定性判断の RIDA Quick があります。いずれも小麦のほかライ麦、オート麦も同等に検出します。また RIDA Quick のストリップは、直接拭取り試験も可能です。

RIDA スクリーン アレルゲン シリーズ		製造元:  R-Biopharm 社
品名 (製品コード イタリック表記は メーカーコード)	グリアジン (1331P/R7001)	96 ウェル ★AOAC-OMA 承認 (CODEX STAN 118-1979)
	グリアジン競合法 (1330P/R7021)	96 ウェル ★AOAC-OMA 承認
	β-ラクトグロブリン (1313P/R4901)	96 ウェル
仕様・備考	Fast グリアジン (1331PF/R7002)	48 ウェル
	Fast グリアジン センシティブ (R7051)	96 ウェル
	Fast エッグプロテイン (1317PF/R6402)	48 ウェル
	Fast リゾチーム (R6452)	48 ウェル
	Fast 甲殻類 (R7312)	48 ウェル
	Fast カゼイン (1312PF/R4612)	48 ウェル
	Fast ミルク (R4652)	48 ウェル
	Fast β-ラクトグロブリン (R4912)	48 ウェル
	Fast ゴマ (R7202)	48 ウェル
	Fast ダイズ (R7102)	48 ウェル
	Fast ピーナッツ (1315PF/R6202)	48 ウェル ★AOAC-PTM 承認
	Fast ヘーゼルナッツ (1332PF/R6802)	48 ウェル
	Fast アーモンド (1333PF) (R6901)	48 ウェル
	Fast マカダミア (R6852)	48 ウェル
	Fast カシューナッツ (R6872)	48 ウェル
	Fast マスタード (R6152)	48 ウェル
	Fast ルーピン (R6102)	48 ウェル
	RIDA Quick グリアジン (1331PQ/R7003)	25 本 ★AOAC-OMA 承認
	RIDA Quick グリアジン シングルパッケージ (R7004)	25 本
	RIDA Quick グリアジン拭き取り用 (R7005)	25 本シングルパッケージ ★AOAC-OMA 承認
RIDA Quick 大豆 (R7103)	25 本 (綿棒・抽出液 付属)	

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091

AZmax 食品・飼料・環境・農業 の検査キット

品名 (製品コード イタリック表記は メーカーコード) 仕様・備考	Extactor2 (R4613)	3x30mL	R4652、1312PF、R4902 用抽出液
	RIDA カクテル抽出液 (R7006) (AOAC-OMA)	105mL	1331P、1331PF、1331PQ、R7004、R7051 用抽出液
	RIDA カクテル抽出液 (R7016) (AOAC-OMA)	1000mL	1331P、1331PF、1331PQ、R7004、R7051 用抽出液
	RIDA カクテル抽出液エコ (R7080)		1331P、1331PF、1331PQ、R7004、R7051 用抽出液
	RIDA 抽出溶液(カラーレス) (R7098)	105mL	1312PF、1331PQ、R7004 用抽出液
	RIDA Quick・大豆抽出液 (R7113)		R7103 用抽出液
	グリアジンアッセイコントロール (R7012)	3x1.5g	Trilogy 製
大豆アッセイコントロール (R7132)	3x2g	Trilogy 製	
キット内容	RIDA スクリーン、RIDA スクリーン Fast 各種: マイクロプレート(96 ウェル 1 枚=8 ウェル 12 本)または(48 ウェル:8 ウェル 6 本) 標準液 5-6 濃度各 1 本、酵素複合体液、基質液、発色液、反応停止液、バッファー、抗体液等 RIDA Quick シリーズ: ストリップ、スポイト各 25 本、希釈バッファー1 本(グリアジン:チューブ 30 本) 抽出液:大豆は含む、グリアジンは別途(拭き取り用は不要)		
目的・用途	各種アレルゲン(タンパク)の定量分析ないしは定性スクリーニング		
原理と 検出限界	RIDA スクリーン、RIDA スクリーン Fast: マイクロプレート式 ELISA 法(競合法ないしはサンドイッチ法) RIDA Quick シリーズ: イムノクロマト方式ストリップテスト		
	グリアジン	検出限界 0.5ppm	定量限界 2.5ppm 標準液 0、5、10、20、40、80ppb
	Fast グリアジン	検出限界 0.5-1ppm	定量限界 5ppm 標準液 0、10、20、40、80ppb
	Fast グリアジンセンシ タイプ	検出限界 0.2ppm	定量限界 1.25ppm 標準液 0、2.5、5、10、20ppb
	競合法 グリアジン	検出限界 2.3ppm	定量限界 5ppm 標準液 0、2.5、5、10、20 μg/ml
	RIDA Quick グリアジン	感度 2.2-3.1ppm、	拭き取り 2 μg(ストリップテスト、標準液なし)
	β-ラクトグロブリン	検出限界 0.12ppm	定量限界 5ppm 標準液 0、10、30、90、270、810ppb
	Fast β-ラクトグロブリン	検出限界 0.84ppm	定量限界 3.34ppm 標準液 0、0.167、0.5、1.5、4.5ppm
	Fast エッグプロテイン	検出限界 0.1ppm	定量限界 0.5ppm 標準液 0、0.5、1.5、4.5、13.5ppm
	Fast ピーナツ	検出限界 0.13ppm	定量限界 2.5ppm 標準液 0、2.5、5、10、20ppm
	Fast ヘーゼルナッツ	検出限界 1.5ppm	定量限界 2.5ppm 標準液 0、2.5、5、10、20ppm
	Fast アーモンド	検出限界 1.2ppm	定量限界 2.5ppm 標準液 0、2.5、5、10、20ppm
所要時間	RIDA スクリーン: キット操作 約 1.5~2.5 時間(前処理操作時間は含まず。別途検体数による) RIDA スクリーン Fast: 約 30 分 RIDA Quick グリアジン: 約 5 分 RIDA Quick 大豆: 約 10 分		
保存条件	4~8℃		


本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp


東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091

AZmax 食品・飼料・環境・農業 の検査キット

前処理	<ul style="list-style-type: none"> ・グリアジン: エタノール 60%水で希釈ホモジナイズ、振とう 30 分、遠心分離後、上清を希釈 ・Fast グリアジン: エタノール 60%水で希釈ホモジナイズ、振とう 10 分、遠心分離後、上清を希釈 ・RIDA Quick グリアジン: エタノール 60%水で希釈ホモジナイズ、遠心分離 <small>※グリアジン抽出カクテル: R7006(105mL)、R7016(1000mL) グリアジン抽出溶液: R7098(色なし 105mL)、R7099(赤色 105mL) 発売</small> ・β-ラクトグロブリン: 希釈 ・Fast ピーナッツ: 破碎後バッファー抽出、遠心分離(ろ過)後、上清を希釈 ・Fast エッグプロテイン: 破碎後バッファーで振とう抽出、遠心分離後、希釈
操作	<p>キットにより異なります。また、予告なく仕様変更される場合があります。必ずキット取扱説明書でご確認下さい。以下は参考例です。</p> <p>グリアジン(1331P/R7001):</p> <ol style="list-style-type: none"> ①各ウェルに試料(あるいは標準)100μL ずつ滴下し振とうする。 ②室温で 30 分間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、洗浄バッファーで3度洗浄。 ③各ウェルに酵素複合体を 100μL ずつ滴下して振とうする。 ④室温で 30 分間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、洗浄バッファーで3度洗浄。 ⑤各ウェルに基質液・発色源液を 50μL ずつ滴下して振とうする。 ⑥室温で 30 分間インキュベート。 ⑦各ウェルに反応停止液を 100μL ずつ滴下して振とうする。 ⑧吸光度を測定する。標準液ウェルの吸光度から検量線をとリ、試料の濃度を換算定量する。 <p>Fast グリアジン(1331PF/R7002)、Fast アーモンド(1333PF/R6901):</p> <ol style="list-style-type: none"> ①各ウェルに試料(あるいは標準)100μL ずつ滴下し振とうする。 ②室温で 10 分間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、洗浄バッファーで3度洗浄。 ③各ウェルに酵素複合体を 100μL ずつ滴下して振とうする。 ④室温で 10 分間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、洗浄バッファーで3度洗浄。 ⑤各ウェルに基質液・発色源液を 50μL ずつ(Fast アーモンドでは発色基質液を 100μL) 滴下して振とうする。 ⑥室温で 10 分間インキュベート。 ⑦各ウェルに反応停止液を 100μL ずつ滴下して振とうする。 ⑧吸光度を測定する。標準液ウェルの吸光度から検量線をとリ、試料の濃度を換算定量する。 <p>RIDA Quick グリアジン(1331PQ/R7003):</p> <ol style="list-style-type: none"> ①試験管に希釈液 500μL と試料 50μL を入れ、軽く振とうする。 ②テストストリップを入れ、5 分間静置後、バンドを観察する。 2 本=陽性。 <small>直接拭取り試験も可能です</small> <p>その他のキットにつきましては別途お問合せ下さい。</p>
その他必要 機器 試薬	<p>マイクロプレート(ストリップ)用フォトメーター(450nm)、マイクロピペット、前処理抽出用器具 蒸留水。必要に応じ、バッファー類。詳細は取扱説明書をご覧ください。</p>

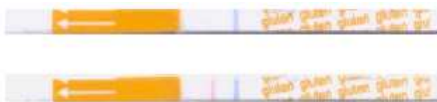

↑「RIDA Quick グリアジン」のストリップ(直接拭取りも可能)

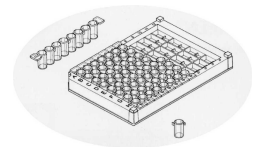

RIDA スクリーン ELISA 法プレートキット

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 Tel 03-6661-1090 Fax 03-6661-1091