

滅菌希釈液入り拭取り検査キット

フキトレール (PBS)



Kanto Reagents

フキトレール(PBS)は「簡単・迅速・正確」な拭取り検査を実施して頂く為、本体の細部にまでこだわり設計したオールインワンタイプの拭取りキットです。食品加工施設・外食・給食・病院施設などの衛生環境検査や、作業従事者の手指などの拭取り検査に最適です。



- ・滅菌希釈液入りの拭取り検査キットです。
内容液:リン酸緩衝生理食塩水 10ml/本
滅菌済ですので微生物・アレルゲンなどの拭取り検査に使用できます。
拭取り部位はスポンジクロス構造で毛羽立ちが発生しません。

本キットの使用例



キャップを本体から取り外し、ボトル中央部で余計な水分を取り除きます。



検査個所の一定面積を拭取ります。作業はキャップ部を持って行い、スワブ軸部には触れないよう注意してください。



キャップをボトルに戻し、左右によく振りスワブに付着した菌などを希釈液中に均等化させます。



キャップの上栓を跳ね上げ本体を倒置後、培地などに検体希釈液を滴下します。

製品コードNo.	品名	容量	本体価格(税抜き)
11344-97	フキトレール (PBS)	100本入	10,000円



Kanto Kagaku